

HY-4

粉体制样器


使用说明

HY-4 粉体制样器

使用说明

一、粉体制样器配置


粉体制样器包括制样手柄和样品盒。

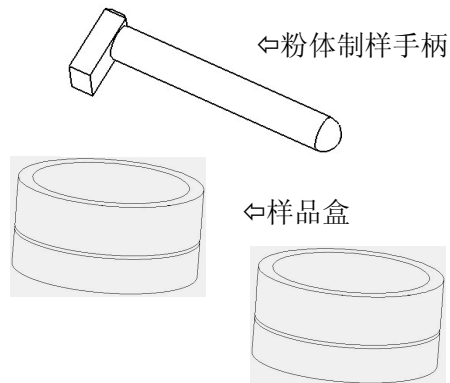


二、粉体制样器使用

将玻璃板放入玻璃罩内，顺时针拧上粉体盒，样品盒组装完毕。将适量粉体样品装入样品盒内，把压盘水平放在粉体上。


① 组装样品盒

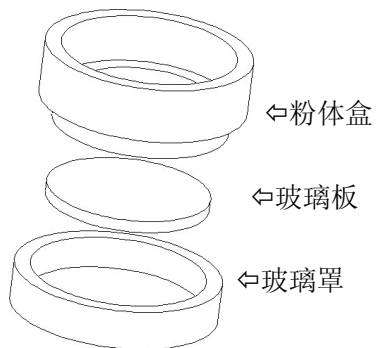


③ 将压盘水平放在分体上

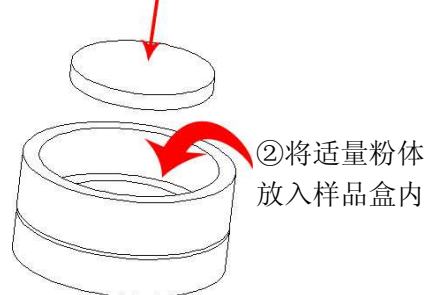


④ 将样品盒盖顺时针拧入样品盒

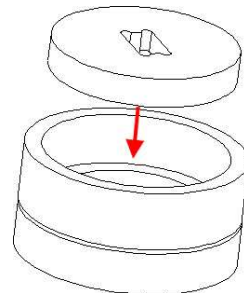


插上制样手柄，握住样品盒，顺时针旋转手柄，直到样品盒盖拧紧，拔下制样手柄。

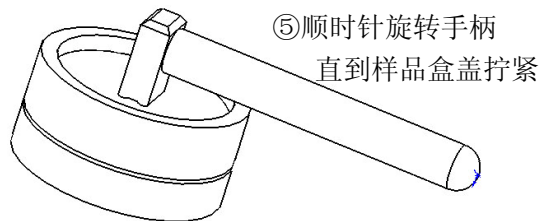

翻转样品盒，逆时针松开玻璃罩，慢慢平行取下玻璃板，样品压制完成。

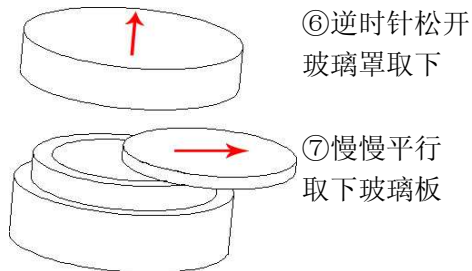

将测量探头直接放在压制好的样品上进行测量。

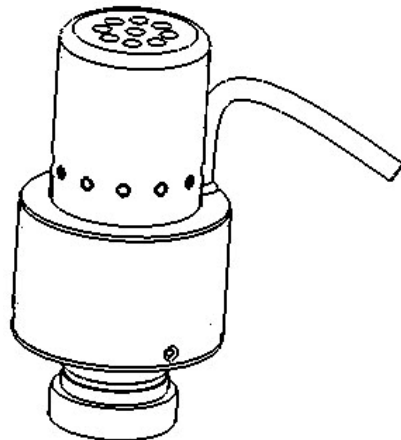

测量后的样品如果再次测量的话，最好需要重新制样，防止由于测量探头压在粉体样品上产生的痕迹，对第二次测量产生影响。



注意：样品盒使用完必须清理干净，以备继续使用。样品盒可以使用软布或纸进行擦拭，可以使用水或酒精进行清洗，清洗后需要擦拭干净后才能使用。

北京辰泰克仪器技术有限公司

地 址：北京市通州区梨园中街 259 号

电 话：010-69552528 / 80501168

传 真：010-80501768

网 址：www.chentaike.com